

# Инструкция по эксплуатации APP UCAM

для пользователей iOS/Android устройств



**V1.0**

## 1. Загрузка приложения UCAM для iOS/ Android




1.1 Скачайте бесплатное приложение UCAM в App Store или из Play Market (или файл “Ucam.apk” с DVD-диска для Android)

## 2. Установка WiFi-соединения с iOS/Android -устройством

2.1. Установите переключатель режима работы микроскопа в положение WiFi (индикатор WiFi начнет мигать зеленым)

2.2. Войдите в настройки на ваших устройствах (планшет, телефон) и установите WiFi-соединение с микроскопом. Для этого выберите сеть VideoWiFi-XXXXXX (где XXXXXX – серийный номер устройства). По умолчанию пароль для подключения: 12345678

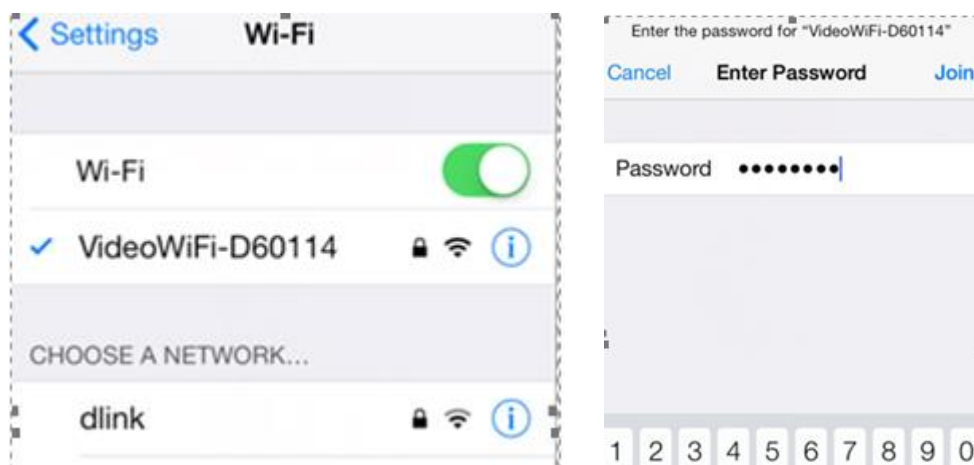

## 2. Работа с приложением UCAM для IOS/ Android



Войдите в приложение на Вашем устройстве. Если потребуется, введите пароль для запуска: 12345678. Откроется панель, как показано ниже:



Просмотр изображения, захваченного в микроскоп



Настройки



Папка для хранения фото и видео



Помощь



Нажмите  для начала работы. На экране Вы увидите изображение под микроскопом.




### 3. Скрытые меню слева и справа от экрана.

3.1 Слегка проведите пальцем на указателе >, чтобы раскрыть меню слева. Вы можете настроить параметры изображения индивидуально. Значения параметров по умолчанию уже настроены для оптимального просмотра.



3.2 Слегка проведите пальцем на указателе <, чтобы раскрыть меню справа. Из выпадающего списка выберите необходимое разрешение изображения 640x480, 800x600, 1280x720, 1280x960, 1920x1080 и 2592x1944. По умолчанию установлено 800x600

Нажмите "✓", чтобы подтвердить выбор, в течение около 9 секунд микроскоп перезагрузится с выбранным разрешением.

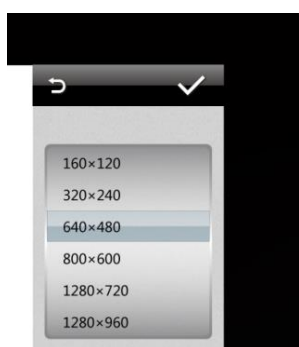


## 4. Настройки



Нажмите  , чтобы войти в настройки.

Здесь Вы можете изменить настройки в режимах AP/STA, поменять имя и пароль вашего устройства при подключении по WiFi, а также настроить микроскоп в качестве маршрутизатора. Внимание! Все настройки установлены по умолчанию для нормальной работы устройства. Для дополнительных настроек обратитесь в службу тех. поддержки <http://digimicro.ru/support>

## 5. Папка изображений и видео

Нажмите  , чтобы посмотреть сохраненное изображение и видео

## 6. Помощь

Нажмите  чтобы посмотреть помощь